

DTPro - Software Installation

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Interesse an unserer neuesten DataTrace Loggersoftware **DTPro**.

Sie können diese über den Link <http://www.hero-instruments.de/downloads.htm> von der Web-Seite des Herstellers downloaden:

Achtung ! Wenn Sie bereits eine Version von DTPro installiert haben, wählen Sie den Ordner "DTPro Updates" und holen Sie sich nur das Update (ca. 30MB anstatt ca. 600MB). Dies ist besonders wichtig, wenn Sie schon einen Lizenzcode besitzen, weil Sie bei einer erneuten Installation der Vollversion einen neuen Lizenzcode kaufen müssten(!).

Vor der Installation müssen Sie eventuell Ihr Anti-Virus Programm vorübergehend deaktivieren. Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7 ist, müssen Sie User Account Control (UAC) ausschalten. Dies erlaubt dem DTPro Installationsprogramm die erforderlichen Ordner und Registry-schlüssel einzurichten. Sie benötigen dazu Administratorrechte. Informationen dazu finden Sie unter <http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/turn-user-account-control-on-or-off> oder <http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/turn-user-account-control-on-or-off>

Bitte installieren Sie die Software durch das Ausführen der Installationsdatei (Doppelklick). Wenn Sie das Programm erstmals starten, erscheint ein Fenster, in dem die "Installations ID" angezeigt und nach der "License ID" gefragt wird. Außerdem sehen Sie, wie viele Tage Sie das Programm noch ohne Lizenzschlüssel betreiben können (14 bis 0). **Die Installations ID müssen Sie uns mitteilen**, damit wir Ihnen Ihren individuellen Lizenzcode entsprechend Ihrer Bestellung zusenden können. Dieser gilt nur auf dem PC mit der genannten Installations ID.

Sollte sich das Lizenz-Fenster nicht automatisch zeigen, dann klickt man nachdem das Programm gestartet wurde ganz oben links auf "File" und danach auf "License Registration". Dann öffnet sich dieses Fenster ebenfalls.

Nach dem ersten Programmstart ist es sinnvoll, unter "Configuration Tools" im "System Setup" die gewünschte Sprache für die Menüs und die Hilfe einzustellen. Alle Informationen, die Sie für die Handabug von DTPro benötigen, finden Sie in der Hilfe Datei (Kopfzeile). Wie bei Windows üblich, öffnet sich beim Arbeiten mit dem Programm jeweils ein kontextbezogenes Hilfefenster auch mit F1. Die Hilfedatei steht als PDF Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage zur Verfügung (<http://www.hero-instruments.de/downloads.htm>).

Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen gerne - Anruf oder e-mail genügt.

HERO Instruments
Electronic Vertriebs GmbH
Kantstraße 32
D - 63150 Heusenstamm
Tel. +49(0)6104-9857 - 0
Fax +49(0)6104-9857-33
<http://www.hero-instruments.de>
www.hero-instruments.de